

Asennusohjeet

1. Pakkausta purettaessa tarkista, että suihku on vahingoittumaton ja kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. **Tarkista että asennuskohdassa olevat putket ovat samankokoiset kuin suihkun vesi- tai viemäriliitäntä.**

Vesiliitäntä: Katso piirustus
Viemäriliitäntä: Katso piirustus

Älä asenna suihkua mikäli hätäsuihku ei saa käyttötarkoitukseen nähden riittävästi vettä.

Paine- ja virtaussäädin työskentelee automaattisesti mikäli verkoston paine on 2,4 – 7 baaria. Mikäli verkoston paine ylittää 7 baaria on paineenalennusventtiili asennettava ennen hätäsuihkua verkostoon.

3. **Huuhtelee koko järjestelmä kunnolla jotta kaikki mahdolliset asennusroskat tai hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
4. Asennuskorkeudet:
Silmä/kasvosuihku: 800-1200 mm lattiasta suuttimen **yläreunaan.**
Vartalosuihku: 2100-2300 mm lattiasta suihkusiivilän **alareunaan.**
5. Asenna hätäsuihkukilpi näkyvälle paikalle suihkun lähetyville.
6. Kytke vesi. **Hätäsuihkuun saadaan johtaa vain vettä, joka täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset (juomakelpoista).**
7. Liitä mahdollinen viemäri.
8. Tarkista hätäsuihkun toiminnot huuhtelemalla useamman kerran. Huomioi että suihkun venttiili ei sulkeudu automaattisesti.
9. Antakaa oheinen ohje hätäsuihkun vastuuhenkilölle/ työsuojeluvaltuutetulle.

Käyttö- & hoitoohjeet

1. Tiedota suihkun sijainnista henkilökunnalle ja anna tarvittava käyttökoulutus.

Varmista että **Hätäsuihku-** tai **Silmäsuihkukilpi** on asennettu näkyvälle paikalle.

Paine- ja virtaussäädin työskentelee automaattisesti mikäli verkoston paine on 2,4 – 7 baaria. Mikäli verkoston paine ylittää 7 baaria on paineenalennusventtiili asennettava ennen hätäsuihkua verkostoon.

2. Hätä-/silmäsuihkut tulee jatkuvasti olla toimintavalmis.

- **Hätäsuihku aktivoidaan vetämällä vetokahvaa alaspäin.**
- **Silmäsuihku aktivoidaan työntämällä painolaattaa eteenpäin.**

Hätä- ja silmäsuihkun venttiili ei sulkeudu automaattisesti. Palauta vetokahva tai painolaattaa alkuperäiseen asentoon veden katkaisemiseksi.

- **Käsisuihku** aktivoidaan painamalla painonappi sisään.

3. **Varmistakaa että suihkun ympäristössä ei ole esteitä jotka hidastavat apua tarvitsevan esteettömän pääsyn hätäsuihkulle.**

GIA- silmäsuihkuissa olevat pölykannet avautuvat automaattisesti kun suihku aktivoidaan. Huolehdi tästä huolimatta suihkun puhtaudesta.

4. Harjoittele hätäsuihkun käyttöä säännöllisesti. Näin vältät myös veden seisomisen putkissa liian kauan.

5. Hätäsuihkun läpi on AFS1999:7 mukaisesti juoksutettava vettä vähintään 6 kuukauden välein jotta vesi olisi raikasta. Kaikki ajankohdat on kirjattava seurantataulukon työsuojeleviranomaisia varten.

Turvasekoittajat jotka takaavat tasaisen lämpötilan vedellä voidaan asentaa kaikkiin markkinoilla oleviin hätä- ja silmäsuihkuihin.

Käytä aina turvalaseja kun suoritat riskialtista työtä!

Myynti ja teknillinen tuki:

AT Inox Oy

Kotisivut: www.at-inox.fi

Sähköposti: info@at-inox.fi

Puhelin: +358 50 365 2026